

窒素発生器（窒素再凝縮装置） 不具合発生時の対応法

1. 窒素発生器（窒素再凝縮装置）のメインスイッチを切り、バルブを OFF にする。



2. 窒素発生器不具合発生時 窒素分岐バルブを開ける。



3. AccuTOF CS 窒素発生器 不具合発生時用代替窒素ポンプの一次圧・二次圧を、レギュレータにシールで指定してある圧力に設定する。



4. 使用後は、1-3 の設定をそのまま保ち、研究室責任者を通して管理責任者に連絡する。